



T.C.  
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ  
TALİMATLAR



<b>OPERASYONEL BİLGİLER</b>	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Çeneli Kırıcı Kullanımı
	Doküman No	T-070
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

<b>UYGULAMA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Makinenin mal besleme hopperinin üst saç kapağını açınız.</li><li>2. Ürün toplama çekmecesini alttan geriye alıp yerinden çıkarınız.</li><li>3. Ürün çıkış aralığı ayar mili kilitleme kontra somun elçeğini saat ters yönüne döndürerek gevşetiniz.</li><li>4. Ürün kırma çıkış aralığını küçültmek için saat yönünde, büyütme için saat ters yönünde döndürerek ürün çıkış aralığı =kırma boyutunu 0-20mm arasında kademesiz olarak ayarlayınız.</li><li>5. Yukarıda çeneler arasından aşağıya bakarak ürün çıkış aralığını gözleyerek istenilen değerde olduğunu kontrol ediniz.</li><li>6. Ürün çıkış aralığı ayar mili prizmatik blok somunu gövde yan plakalarına her iki yanda birer adet M 24 alyen civata ile bağlanmaktadır. Bu M24 civataların tam sıkılı olmaması gerekir. Blok somunun bu civataların ekseninden geçen eksen etrafında açılabilir olarak oynak olması gereklidir. Bu sayede sabit çene ayar vidası ucundaki dayama kafası sabit çenenin arkasına yüzeysel olarak tam basacak ve kırma yükünü tam ayar milinin eksen yönünde taşıyacaktır.</li><li>7. Ürün toplama çekmecesini yerine sürerek takınız.</li><li>8. Makineyi şalterindeki start butonuna basarak çalıştırınız.</li><li>9. Besleme hopperinden kırılacak malzemeyi doldurunuz.</li><li>10. Çeneler arasında malzeme kalmayınca kadar çalıştırarak kırma işlemini bitiriniz.</li><li>11. Kırma esnasında herhangi bir nedenle duruş yapılırsa ise çeneler arası dolu iken makineyi tekrar çalıştırmayınız. Çeneler arasını ayar vidası ile makine aralığı açarak ve mümkün olduğunca üstten ürünü boşaltarak makineyi boş olarak tekrar çalıştırınız.</li></ol>
-----------------	--

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih ..../.../....

<b>HAZIRLAYAN</b> Betül KUL	<b>KONTROL EDEN</b> Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	<b>ONAYLAYAN</b> Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ  19/10/2017
--------------------------------	---	---