



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Elektrik Makinaları Deney Seti Kullanımı
	Doküman No	T-074
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Cihazın devreye alınması, bakım ve işletilmesi yetkili kişi tarafından yapılmalıdır.2. Cihazı toprak hattı olmayan şebeke ve düşük gerilimde çalıştırmayınız.3. Cihazın içini açmayınız. İçerisinde kullanıcının müdahale edebileceği parçalar yoktur.4. Bu cihazı gerçek amacı dışında bir amaçla kullanmayınız.5. Cihazı sadece kuru bir bezle siliniz. Su ve çözücü maddeler cihaza zarar verebilir.6. Cihazı çalıştırmadan önce, elektrik bağlantısının yapıldığından emin olunuz.7. Kaçak Akım Koruma rölesi (KAKR) ve sigortaları kapatınız (kaldırınız). Sinyal lambalarının yandığını görünüz.8. 'Start-Yeşil' butonuna basarak cihazı çalıştırınız.9. Cihazı durdurmak için 'STOP-Kırmızı' butonuna basınız.10. Acil bir durumda 'Acil durdurma -Kırmızı mantar' butonuna basınız.11. Cihaz kullanıcı can güvenliğini korumak amacıyla KAKR ile donatılmıştır. KAKR'nin atması durumunda elektrik sisteminizi kontrol ediniz. Ayrıca; 6 ayda bir KAKR'sini test düğmesine basarak rölenin çalışır olduğunu kontrol ediniz
-----------------	---

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih / /

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
--------------------------------	---	---