



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Spektrometre Kullanımı
	Doküman No	T-080
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Software açılır.2. Cihaz arkasında buluna açma / kapama düğmesinden açılır.3. Cihaz 10 parametrenin kontrolünü bitirinceye kadar beklenir.4. F1 tuşu yardımıyla çalışmaya uygun parametreler girilir.5. Blank için olan küvet blank bölmesine konur.6. A/Z tuşuna basılarak baseline alınır.7. Örnek diğer küvet hücreğine yerleştirilir.8. Start tuşuna basılır.9. Ölçümler bittikten sonra blank küvetler çıkartılır.10. Ekrandaki pencereden ana menüye dönülür.11. Küvetlerin temizliği yapılır.12. Cihaz arkasında bulunan açma-kapama düğmesinden kapatılır.
-----------------	--

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih / /

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
--------------------------------	---	---