



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Etüv Cihazı Kullanımı
	Doküman No	T-081
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Cihaz tezgâh üstü kullanıma uygundur.2. Etüvün kapağı açılarak uygun bölmeye yerleştirilir.3. Ardından kapak kapatılır.4. Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.5. Etüvün arka üst bölümünde bulunan açma kapama düğmesi yardımıyla cihaz çalıştırılır.6. LCD ekrandan takip edilerek istenilen sıcaklık ayarı + ve – düğmesi kullanılarak yapılır.7. Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri etüvün ön kısmında bulunan panelden ayarlanır.8. Kurutulmak istenilen cam malzemeler cihaz içerisine yerleştirilir.9. Etüvün kullanım sırasında sıcak olacağı için numunelerin alınması ve konulması sırasında dikkatli olunuz.
-----------------	--

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih / /

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
--------------------------------	---	---