



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	İnkübatör Cihazı Kullanımı
	Doküman No	T-082
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Etüvün kapağı açılarak numune uygun bölmeye yerleştirilir, ardından kapak kapatınız.2. Açma kapama Düğmesi ile cihazı çalıştırınız.3. Cihazın üzerindeki x/w tuşuna basarak SP moda giriniz.4. Yukarı-aşağı ok tuşlarını kullanarak sıcaklık ayarını yapınız.5. Cihazın üzerindeki «saat» tuşuna basınız, yukarı-aşağı ok tuşlarıyla süre ayarı yapınız.6. Çalışma bittiğinde malzemeyi cihazdan dışarı alarak cihazı kapatınız.7. Açma kapama düğmesi yardımıyla cihazı kapatınız.
-----------------	--

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih / /

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
--------------------------------	---	---