



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Ph Metre Cihazı Kullanımı
	Doküman No	T-084
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Cihazın probu ve etrafı temizlenir.2. Cihazın bağlantılarını kontrol edilir.3. Güç düğmesi açılır.4. Kalibrasyon gerekli mi?5. Elektrot, çözeltinin içerisine daldırılır, ekrandaki pH değerini okunur.6. On/Off düğmesine basarak cihaz çalıştırılır.7. Evet/Hayır tampon çözeltileri hazırlanır.8. CAL tuşuna basılır.9. Ekranda Ct 1 görüldüğünde pH 4 tamponuna probu daldırılır ve Run enter tuşuna basılır.10. Ekranda Ct 2 görüldüğünde pH 7 tamponuna probu daldırılır ve Run enter tuşuna basılır.11. Ekranda Ct 3 görüldüğünde pH 10 tamponuna probu daldırılır ve Run enter tuşuna basılır.12. M tuşuna basarak ölçüm moduna geçilir.13. Kalibrasyon işlemi gerekmiyor ise; Elektrot çözelti içerisine daldırılır.14. Ekrandaki pH değeri okunur.15. Çalışma bittikten sonra elektrotun ucu destile su ile temizlenir ve kurulanır.16. Prob elektrolit çözeltisi (KCl) içerisine daldırılır.17. Cihaz kapatılır.
-----------------	--

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih / /

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
--------------------------------	---	---