



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Isıtıcıli Manyetik Karıştırıcı Kullanımı
	Doküman No	T-096
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Cihaz üzerinde ve etrafında bulunan tozlar temizlenir.2. Cihazın bağlantıları kontrol edilir.3. Başlangıç düğmesine basılarak cihaz açılır.4. Cihazın üzerine karıştırılacak çözelti konur. İçerisin balık atılır.5. Dönme ısıtma hızları ayarlanır.6. Cihaz kapatılır.7. Cihazın tablası sıcak olduğu için soğuması beklenir.8. Soğuduktan sonra cihaz kaldırılır.
-----------------	---

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih / /

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
--------------------------------	---	---