



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Streo Mikroskop Kullanımı
	Doküman No	T-100
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Mikroskop hassas bir aygıt olduğu için dikkatli olunmalıdır.2. Taşıma ve kullanım sırasında her zaman için ani hareket ve darbelerden kaçınılmalıdır.3. Doğrudan güneş ışığı, yüksek sıcaklık, nem, toz ve titreşime maruz bırakılmamalıdır.4. Kirlenmiş ayna veya lens görüntü netliğini azaltabileceği için bu yüzeyler temiz olmalıdır.5. Arıza oluşabileceği için asla ışık devamlı açılmamalı, zoom kontrol düğmeleri ters bırakılmamalıdır.6. Aşama plakaları genellikle buzlu beyaz taraf objektife bakacak şekilde kullanılır.7. Dönme yönüne bağlı olarak sıklık ayarını azaltmak veya artırmak için her iki kolu tutarak, odaklama kollarından biri çevrilirken, diğer odaklama kolu sıkıştırılır. Bu ayar mikroskop gövdesinin kaymasını önlemek içindir.8. Numuneyi aşama plakasının merkezine yerleştirilir. Gerek görülürse aşama kelepçeleriyle sabitleyiniz. İsteğe bağlı bir aydınlatma kullanılarak numune aydınlatılır.9. Sol ve sağ merceğin tüplerini tutarak mükemmel görüş elde edinceye kadar tüpleri sola, sağa veya iterek ayarlanır.10. Büyütme ayarı objektifin bulunduğu bölgede 2x ile 4x kadar büyütülebilir.11. Işık kaynağının ayarı kullanıcı mikroskopa bağlı bulunan yuvarlak, led ışık kaynağından aydınlatmayı sağlayabilir. <p>Mikroskopun kullanımından sonra temiz bir şekilde kaldırılmalı ve toz almayacak şekilde muhafaza edilir.</p>
-----------------	---

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih / /

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
--------------------------------	---	---