



T.C.  
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ  
TALİMATLAR



<b>OPERASYONEL BİLGİLER</b>	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Vakum Pompası Kullanımı
	Doküman No	T-101
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

<b>UYGULAMA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cihazın fişi takılmadan önce voltaj kontrol edilir.</li><li>2. İyi bir hava üfleme için konulacak alanın temiz ve kuru olması gerekir.</li><li>3. Vakum pompası çalışırken voltaj düşüklüğü ve aşırı ısınma sonucu otomatik olarak kapanabilir.</li><li>4. Pompanın gerekli bağlantıları yapılır.</li><li>5. Güç kaynağı açılır.</li><li>6. Pompanın emme gücünü siboptan saat yönünde çevirerek istenen düzeyde ayarlanır.</li><li>7. İşlem sırasında sıcak olacağı için alete dokunulmaz. İyi bir performans için makineyi devamlı çalıştırmak yerine bir saat arayla soğutarak çalıştırılır.</li><li>8. Vakum pompası için her hangi bir yağ kullanılmaz.</li><li>9. Emme bölümüne sıvı ve gaz içeren maddeler konulmaz.</li><li>10. Uygun olmayan her hangi bir tamir işleminde bulunulmaz.</li></ol>
-----------------	--

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih .... / ... / .....

<b>HAZIRLAYAN</b> Betül KUL	<b>KONTROL EDEN</b> Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	<b>ONAYLAYAN</b> Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ  19/10/2017
--------------------------------	---	---