



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Kemilüminesans Görüntüleme Sistemi Kullanımı
	Doküman No	T-123
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Cihazın arka kısmında yer alan açma düğmesinden açılır.2. Bilgisayardan cihazın programı "GeneSys" açılır.3. Programdan ilgili görüntü alınacak veriler ve gerekli boyalar seçilir.4. Cihaz içerisine görüntü alınacak olan nesne yerleştirilir, kapağı kapatılır.5. Cihazın kapağı kapatıldıktan sonra bilgisayar ekranında görüntünün draft hali görünür.6. Görüntü ayarları yapıldıktan sonra Capture seçeneği ile görüntü alınır ve kayıt edilecek dosya seçilir.7. Görüntüleme bittikten sonra cihazın kapama düğmesinden cihaz kapatılır ve tablası kuru bir bez ile silinir.
-----------------	--

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih / /

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
--------------------------------	---	---