



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	ELISA Okuyucu Kullanımı
	Doküman No	T-124
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
Sayfa	1/1	

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Cihazın ön kısmında yer alan açma düğmesinden açılır.2. Bilgisayardan cihazın programı "Gene.5" açılır.3. Programdan ilgili okunacak olan plate ve absorbance seçilir, yeni kayıt açılır.4. Cihaz içerisine plate yerleştirilir ve Read tuşuna basınca kapağı otomatik kapanır.5. Cihazın kapağı kapandıktan sonra bilgisayar ekranında excel dosyası olarak sonuçlar belirir.6. Gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra kayıt edilecek dosya seçilir.7. Absorbance okuması bittikten sonra başka bir okuma yapılmayacaksa cihazın kapama düğmesinden cihaz kapatılır, bilgisayardan program kapatılır.
-----------------	---

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih/..../....

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
--------------------------------	---	---