



T.C.  
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ  
TALİMATLAR



<b>OPERASYONEL BİLGİLER</b>	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Luminometre Kullanımı
	Doküman No	T-125
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2015
	Revizyon Tarihi	
Sayfa	1/1	

<b>UYGULAMA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cihazın arka kısmında yer alan açma düğmesinden açılır.</li><li>2. Bilgisayardan cihazın programı "Lumate" açılır.</li><li>3. Programdan ilgili okunacak olan plate ve zaman dilimi, max-min değerler seçilir.</li><li>4. Cihaz içerisine plate yerleştirilir ve Read tuşuna basınca kapağı otomatik kapanır.</li><li>5. Cihazın kapağı kapandıktan sonra bilgisayar ekranında sonuçlar belirir.</li><li>6. Gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra kayıt edilecek dosya nın çıktısı alınır veya excel formatında kayıt edilir.</li><li>7. Lüminesans okuması bittikten sonra başka bir okuma yapılmayacaksa cihazın kapama düğmesinden cihaz kapatılır, bilgisayardan program kapatılır.</li></ol>
-----------------	---

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih .... / .... / ....

<b>HAZIRLAYAN</b> Betül KUL	<b>KONTROL EDEN</b> Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	<b>ONAYLAYAN</b> Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ  19/10/2017
--------------------------------	---	---