



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Otoklav Kullanımı
	Doküman No	T-127
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Cihazın arka kısmında yer alan açma düğmesinden açılır.2. Cihazın suyu kontrol edilir.3. Cihaz üzerinde otoklav yapılacak olan sıcaklık ve zaman dilimi seçilir.4. Cihaz çerisine steril edilecek olan malzemeler sepet ile birlikte yerleştirilir.5. Cihaz kapağındaki hava alma alanları kapatılır.6. Cihazın kapağı sıkıca çevrilerek kapatılır.7. Cihazın başlama düğmesine basılarak ısının yükselmesi takip edilir.8. Cihaz streilizasyon aşamasında yüksek bir basınç sonucu ses çıkarır.9. Cihaz streilizasyon bittikten sonra soğumaya bırakılır.10. Cihaz soğuduktan sonra kapağı açılır ve materyaller alınarak kapatılır.
-----------------	---

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih / /

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
--------------------------------	---	---