



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	CO2 Etüv Kullanımı
	Doküman No	T-128
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Cihazın arka kısmında yer alan açma düğmesinden açılır.2. Cihaz kullanılmadan önce steril edilmelidir ve haznesine su konulmalıdır.3. Cihazın dijital ekranından sıcaklık, nem ve CO2 miktarı seçilir.4. Cihazın arka kısmına bağlı CO2 tüpleri için regülatör açılır ve CO2 nin cihaza girişi sağlanır.5. Cihazda istenilen veriler sabitlendikten sonra hücreler konulur ve inkübasyonlar yapılır.6. CO2 tüpü bitince yedek tüp tekrardan arka bölüme manuel bağlanır ve yeniden stabilizasyon sağlanır7. Cihazın kullanılmadığı durumlarda içindeki su boşaltılarak ve CO2 kapatılarak kapama düğmesinden kapatılır.
-----------------	--

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih / /

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
--------------------------------	---	---