



T.C.  
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ  
TALİMATLAR



<b>OPERASYONEL BİLGİLER</b>	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Biyogüvenlik Kabini (Class 2) Kullanımı
	Doküman No	T-129
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

<b>UYGULAMA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cihazın arka kısmında yer alan açma düğmesinden açılır.</li><li>2. Cihaz kullanılmadan önce UV steril edilmelidir ve filtresi kontrol edilmelidir.</li><li>3. Cihazın dijital ekranından, Lamba, Cam kapak açılımı ve Flow çekim oranı seçilir.</li><li>4. Cihazın akımı başladığı zaman hücreler veya ilgili materyaller kabin içerisine alkolden geçirilerek sokulur.</li><li>5. Cihazda gerekli işlemler yapıldıktan sonra kapatma işlemi öncesinden bankosu temizlenir ve materyaller dışarı çıkarılır.</li><li>6. Cihaz 15 saniye UV streilizasyon yapılır ve kapatma için sırasıyla ışık, flow, cam kapak bölümleri aşağıya indirilir.</li><li>7. Cihaz üzerinde alarm tuşu uyarı verdikten sonra basılır ve kapama düğmesinden kapatılır.</li></ol>
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih .... / .... / ....

<b>HAZIRLAYAN</b> Betül KUL	<b>KONTROL EDEN</b> Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	<b>ONAYLAYAN</b> Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ  19/10/2017
--------------------------------	---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------