



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Applied Biosystem Kullanımı
	Doküman No	T-135
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Cihazın arka kısmında yer alan açma düğmesinden açılır.2. Bilgisayardan cihazın programı "Applied Biosystem" açılır.3. Programdan ilgili okunacak olan 96 well plate ve kullanılan kitlerin kodları seçilir, New experiment bölümünden yeni kayıt açılır.4. Programdan kuyucuklar içerisinde sample, Target ve Negatif kontroller seçilir.5. Programdan kuyucuklar için sıcaklıkların değerleri girilir.6. Cihaz içerisine plate yerleştirilir ve Start tuşuna basınca kapağı otomatik kapanır.7. Cihazın kapağı kapandıktan sonra bilgisayar ekranında ısı değerleri ve reaksiyonun ilerlemesi sonucu renkli grafikler belirir.8. Cihazda okuma bittikten sonra (40dakika-2 saat arası) dosya kayıt edilir ve hesaplamalar numunelerin özelliklerine göre yapılır.9. Cihazda okuma bittikten sonra başka bir okuma yapılmayacaksa cihazın kapama düğmesinden cihaz kapatılır, bilgisayardan programı kapatılarak cihaz soğumaya bırakılır.
-----------------	--

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih / /

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
--------------------------------	---	---