



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Isıtıcı Blok (Stuart) Kullanımı
	Doküman No	T-139
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol edilir.2. Cihazın arka tarafında bulunan "on/of" düğmesinden cihaz açılır.3. Ekranı gelen değer cihazın sıcaklık değeridir.4. Kontrol panelinde bulunan "set" tuşuna basıldığında ekranda görünen değer cihazın ayarlı olduğu ve ulaşacağı sıcaklık değeridir. Bu değer değiştirilmek istendiğinde bir elimizle "set" tuşunu basılırken diğer elimizle bu tuşun yanında bulunan aşağı ve yukarı yönlü okların düğmelerine basılarak istenilen sıcaklık değeri ayarlanır.5. İstenilen sıcaklığa ulaşıldığında örnekler metal bloklar içerisine yerleştirilir.6. İşlem bittikten sonra cihaz, arka tarafında bulunan "on/of" düğmesinden kapatılır.
-----------------	--

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih / /

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
--------------------------------	---	---