



T.C.  
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ  
TALİMATLAR



<b>OPERASYONEL BİLGİLER</b>	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Çeker Ocak (Mikrotest) Kullanımı
	Doküman No	T-141
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

<b>UYGULAMA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol edilir.</li><li>2. Cihazın sağ tarafında bulunan sigorta düğmesi "1" konumuna getirilerek cihaz açılır.</li><li>3. Cihazın ön tarafında cam kapağın üzerinde bulunan dokunmatik ekrandan EKO/STANDART seçeneklerinden birisi seçilerek cihaz çalıştırılır.</li><li>4. Bu durumda fanın çalışır durumda olması gerekmektedir. Fanın çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.</li><li>5. Aynı ekranda bulunan oklarla cam yüksekliği ayarlanır.</li><li>6. Çalışma tamamlandığında ekrandaki oklar kullanılarak cam kapatılır.</li><li>7. Çalışma sırasında mutlaka önlük, eldiven, maske ve laboratuvar gözlüğü kullanılır.</li><li>8. Cihazın sağ tarafındaki sigorta düğmesini "0" konumuna getirilerek cihaz kapatılır.</li></ol>
-----------------	--

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih .... / .... / .....

<b>HAZIRLAYAN</b> Betül KUL	<b>KONTROL EDEN</b> Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	<b>ONAYLAYAN</b> Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ  19/10/2017
--------------------------------	---	---