



T.C.  
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ  
TALİMATLAR



<b>OPERASYONEL BİLGİLER</b>	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Halkalı Titreşimli Öğütücü Cihazının Kullanımı
	Doküman No	T-151
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

<b>UYGULAMA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Makinenin ön kapağını açınız.</li><li>2. Mafsallı öğütme seti bağlama kolunu açınız.</li><li>3. Mafsallı öğütme seti kilitleme köprü konsolunu kaldırarak açınız.</li><li>4. Alt adaptör halkasını titreşim tablası üzerindeki sabit halkaya oturtunuz.</li><li>5. Çalışılacak öğütme setine içi boş iken, bir ölçek yardımıyla kapasitesini geçmeyecek şekilde, yani 50ml'lik sete azami 50ml, 100ml'lik sete azami 100ml, 250 ml'lik sete azami 250ml hacminde öğütülecek numuneyi setin içine ortalama olarak eşit şekilde yayarak koyunuz. Haznenin üst kenarlarını temiz bir bez veya fırça ile silerek, kapak contasının temiz bir yüzeye oturmasını sağlayınız.</li><li>6. Setin kapağının iç yüzeyi ve o ring conta yüzeyini temiz bez veya fırça ile temizleyerek kapağı haznenin üzerine koyarak kapatınız.</li><li>7. Seti titreşim tablası üzerindeki adaptör halkası üzerine oturtunuz.</li><li>8. Mafsallı kilitleme köprü konsolunu öğütme seti üzerine kapatınız.</li><li>9. Mafsallı öğütme seti bağlama kolunu yukarı kaldırıp kolun kilitleme pimini köprü konsolun kilitleme pim yuvasına oturtup kolu iyice bastırarak öğütme setini titreşim tablasına sabitleyiniz.</li><li>10. Ön kapağı kapatınız.</li><li>11. Zaman rölesini istenilen zamana ayarlayınız.</li><li>12. Yeşil çalışma start butonuna basınız.</li><li>13. Otomatik duran cihazdan öğütme setini mafsallı kolu ve kilitleme köprü konsolunu açıp numuneyi tezgâha alınız.</li><li>14. Öğütme setinin içindeki halka, disk ve numuneyi bir fırça yardımıyla temizleyip, diğer numune şarjını yükleyerek, aynı işlemleri belirtilen sırayla tekrar yapınız.</li></ol>
-----------------	--

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih ..../..../....

<b>HAZIRLAYAN</b> Betül KUL	<b>KONTROL EDEN</b> Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	<b>ONAYLAYAN</b> Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ  19/10/2017
--------------------------------	---	---