



T.C.  
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ  
TALİMATLAR



<b>OPERASYONEL BİLGİLER</b>	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Yüzey Düzeltme Ve Parlatma Cihazı Kullanımı
	Doküman No	T-155
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

<b>UYGULAMA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cihazın elektrik bağlantılarını kontrol ediniz.</li><li>2. Kesilecek numuneyi istenen boyutlara göre ölçünüz ve cihazın ön tarafında bulunan numune yerleştirme kısmına numuneyi sabitleyiniz.</li><li>3. Cihazın sağ tarafında bulunan kol yardımı ile numune üzerinde işaretlenen noktaları kesici disk ile çıkarınız.</li><li>4. Cihazın su bağlantılarını kontrol ediniz ve kesim işlemine başlamadan önce kişisel koruyucu donanımlarınızı (gözlük, kulaklık, eldiven vb.) kullanınız.</li><li>5. Cihazın kırmızı renkli acil durum durdurma düğmesinin hemen üzerinde olan yeşil düğmeye basarak cihazı çalıştırınız.</li><li>6. Cihazın ön tarafında 360° dönebilen kolu, saat yönünde yavaş yavaş döndürünüz ve kesim işlemi tamamlanıncaya kadar kolu çevirmeye devam ediniz.</li><li>7. Kesim işlemi bittikten sonra, cihazın ön tarafında bulunan kolu saat yönünün tersi yönünde çevirerek kesim öncesi başlangıç konumuna geliniz.</li><li>8. Cihazın sol üst tarafında bulunan kırmızı renkli düğmeye basınız ve cihazı durdurunuz.</li><li>9. Cihaza bağlı olan su bağlantı hortumlarının musluklarını kapatınız.</li><li>10. Kestiğiniz numuneyi ve kalan parçaları tabla üzerinden alınız ve cihazı temizleyiniz.</li><li>11. Cihaz kontrol edilerek herhangi bir arıza meydana gelmiş ise laboratuvar sorumlusuna haber veriniz.</li></ol>
-----------------	---

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih .... / .... / ....

<b>HAZIRLAYAN</b> Betül KUL	<b>KONTROL EDEN</b> Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	<b>ONAYLAYAN</b> Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ  19/10/2017
--------------------------------	---	---