



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Blok Kesme Cihazı Kullanımı
	Doküman No	T-158
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Cihazın ana panodaki anahtarını açık duruma (1 konumuna) getiriniz.2. Cihazın elektrik panosunun üzerindeki yeşil, sarı ve kırmızı renkli lambaların yanıp yanmadığını kontrol ediniz.3. Cihazın kesici diskin hemen altında, ray üzerinde bulunan tabla üzerine numuneyi yerleştiriniz.4. Cihazı çalıştırmadan önce kişisel koruyucu donanımı (gözlük ve kulaklık) kullanınız ve su bağlantısını kontrol ediniz.5. Cihazın panosu üzerinde bulunan en soldaki yeşil düğmeye basınız.6. Kesici diskin dönmesiyle birlikte tabla üzerinde bulunan numuneyi, tablanın önündeki koldan tutarak yavaş bir şekilde itiniz ve kesme işlemine başlayınız.7. Cihazın panosu üzerinde bulunan kırmızı düğmeye basarak cihazı kapatınız.8. Cihazın elektrik bağlantısını, ana panodaki anahtarını kapalı duruma (0 konumuna) getirerek kapatınız.9. Cihaza bağlı olan su bağlantı hortumlarının musluklarını kapatınız.10. Kestiğiniz numuneyi ve kalan parçaları tabla üzerinden alınız ve cihazı temizleyiniz.11. Cihaz kontrol edilerek herhangi bir arıza meydana gelmiş ise laboratuvar sorumlusuna haber veriniz.
-----------------	--

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih / /

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
--------------------------------	---	---